

WSE-5400 *Printgraph Classic*

2025 年 10 月 価格改定版



**カラー CMOS カメラ
時代の到来！**

アトールゲル撮影装置の系譜を引き継ぐ「Classic」モデル
3M カラー CMOS カメラ + タッチパネル操作により、
最先端の機能を皆様へ提供いたします！
プリントグラフは累計 4,000 台を超えるブランドです。

高感度ゲル撮影装置「Printgraph Classic」


3メガピクセルカラー CMOS カメラ搭載！新型プリントグラフ登場！
「WSE-5400 Printgraph Classic」 (プリントグラフクラシック)

名前は「クラシック」中身は最新鋭！

「WSE-5400 Printgraph Classic」は3メガピクセルカラーCMOSカメラを搭載、コントローラはタッチパネルを採用し、操作性にこだわったゲル撮影装置です。紫外線照射によるDNAのエチブロ (EtBr) 染色ゲルなどの蛍光撮影や、オプションの白色透過光源によるSDS-PAGEゲルのCBB染色パターンの撮影が容易に行えます。撮影データはUSBメモリに保存可能です。UP-X898MDハイブリッドグラフィックプリンタを接続すれば、即座に画像をプリントアウト可能です。日付も印字可能です。

切出し可能なキャビネットにカラー CMOS カメラを搭載！

使いやすいタッチパネル式コントローラー。USB マウスも使用可能です。

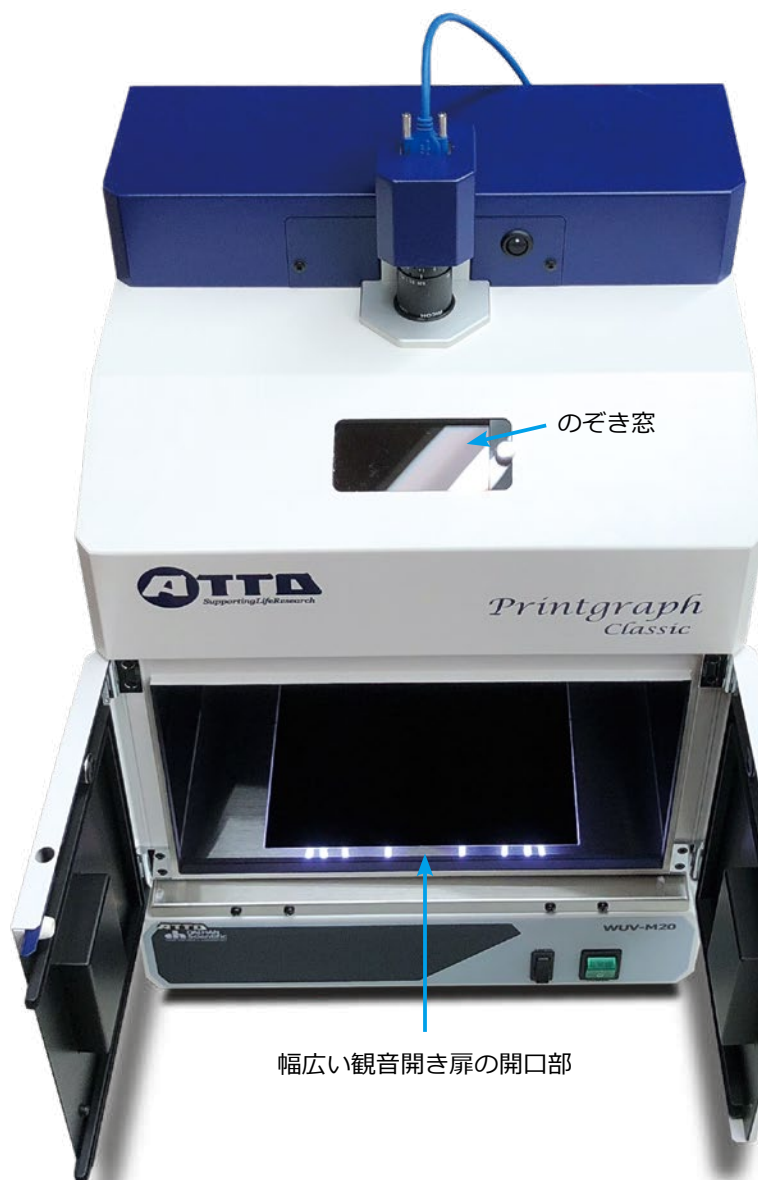

ゲル切り出しに対応したキャビネット

「WSE-5400 Printgraph Classic」のキャビネットは、観音開きの扉を持ち、紫外線カットフィルターを備えたのぞき窓から庫内を見ながら安全にゲルからのバンド切出しが可能です。



幅広い観音開き扉の開口部

高速起動

起動

→電源ボタンを 1 回、押し込むと即起動！

マウス使用可能

「WSE-5400 Printgraph Classic」はタッチパネル式コントローラーを採用しているので、タッチ操作によるカメラ制御が可能です。マウスを追加すればマウスでの操作も可能です。有線および無線マウスが使用可能です。


基本操作

「Image」タブ

保存画像を表示・選択します。

「Capture」タブ

撮影中の画像を表示します。

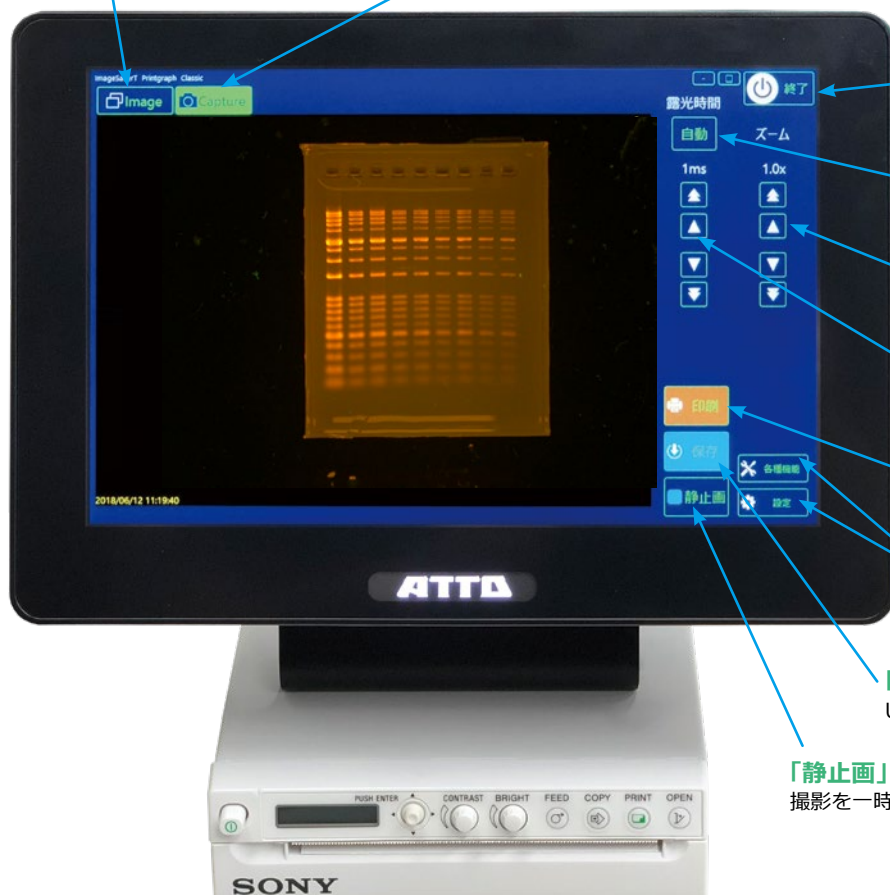

「終了」ボタン

ボタンを押すとプリントグラフが終了します。

「自動」ボタン

サンプルに合わせ、露光時間を自動調整します。
露光時間：1msec ~ 10sec

「ズーム」ボタン

ズームを調整します。
1 × ~ 8 × (0.2 × / 1 × step)

露光時間調整ボタン

手動で露光時間を調整します。
露光時間：1msec ~ 10sec

「印刷」ボタン

画像をプリントします。
※プリンター接続時のみ

「各種機能」「設定」ボタン
各種設定を行います。

「保存」ボタン

USB メモリへ画像を保存します。

「静止画」ボタン

撮影を一時停止し、画像を表示します。


機能「カラー/モノクロ切替」

各種機能 カラー / モノクロ切り替え

各種設定ボタンを押し、撮影モードのモノクロ⇄カラーを切り替えます。

その他の機能

- ・グリッド表示
- ・飽和検知表示
- ・白黒反転機能

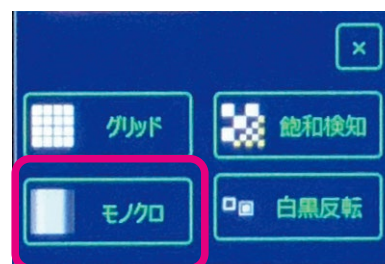

カラー CMOS カメラによる撮影例


DNA のアガロースゲル電気泳動を行った後、

- ・ Ethidium Bromide 染色（赤色蛍光）
- ・ EzFluoroStain DNA 染色（緑色蛍光）


で染色したゲルをモノクロモードとカラーモードで撮影しました。カラーモードで撮影したゲルは本来の蛍光色で観察できます。

撮影した画像は、カラーまたはモノクロ画像として保存可能です。

保存形式：TIFF/JPEG/BMP（8bit） TIFF（16bit）

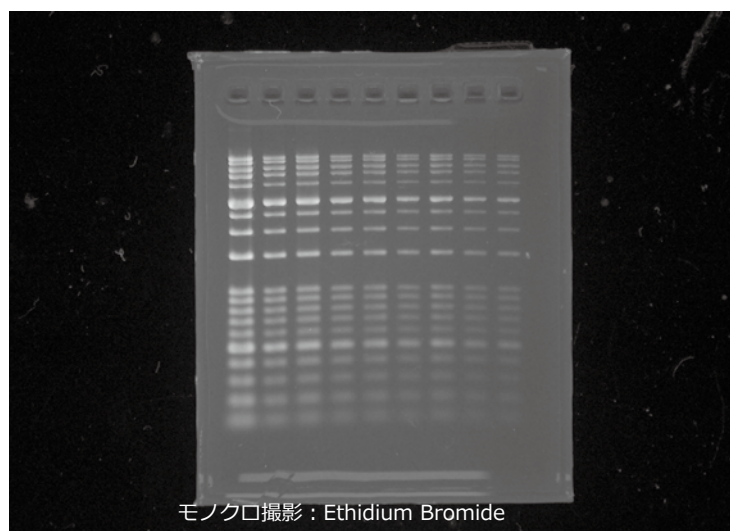

モノクロ撮影：Ethidium Bromide

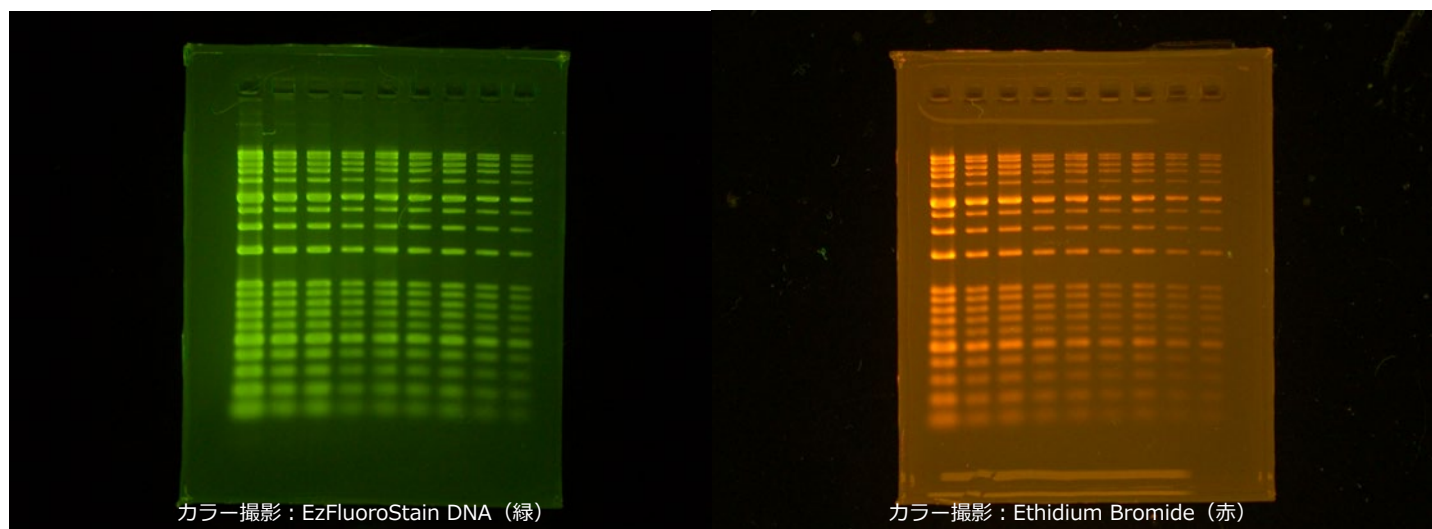

カラー撮影：EzFluoroStain DNA（緑）

カラー撮影：Ethidium Bromide（赤）

機能「ズーム」







ズーム機能

ズーム : $0.2 \times \text{step} / 1 \times \text{step}$

調整範囲 : $1 \times \sim 8 \times$

撮影時、ズームボタン▲▼を操作することでズームを調整可能です。画像は選択した倍率で保存されます。

保存形式 : TIFF/JPEG/BMP (8bit)
TIFF (16bit)

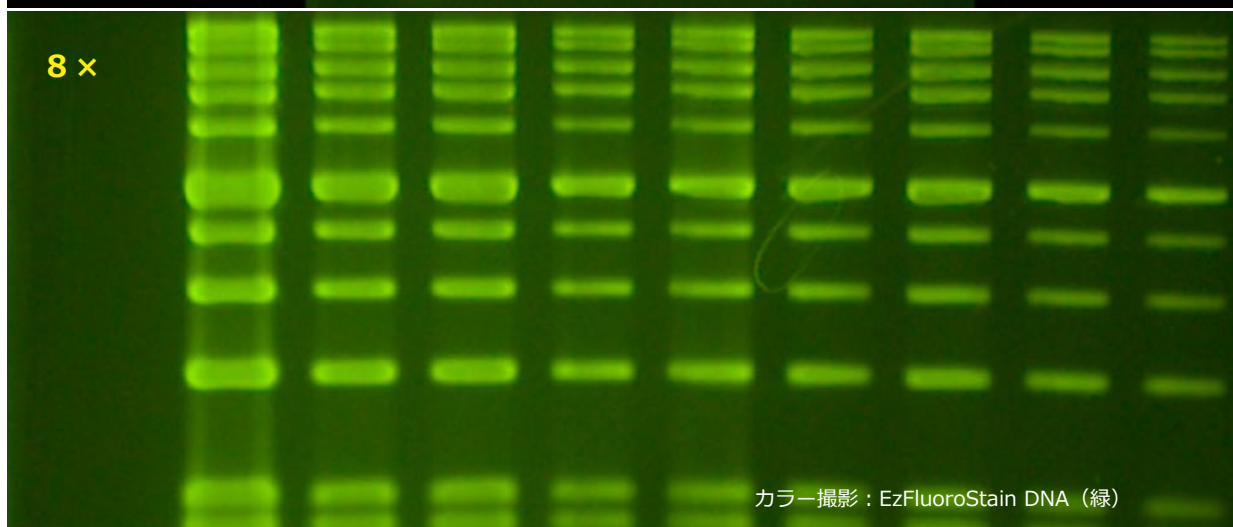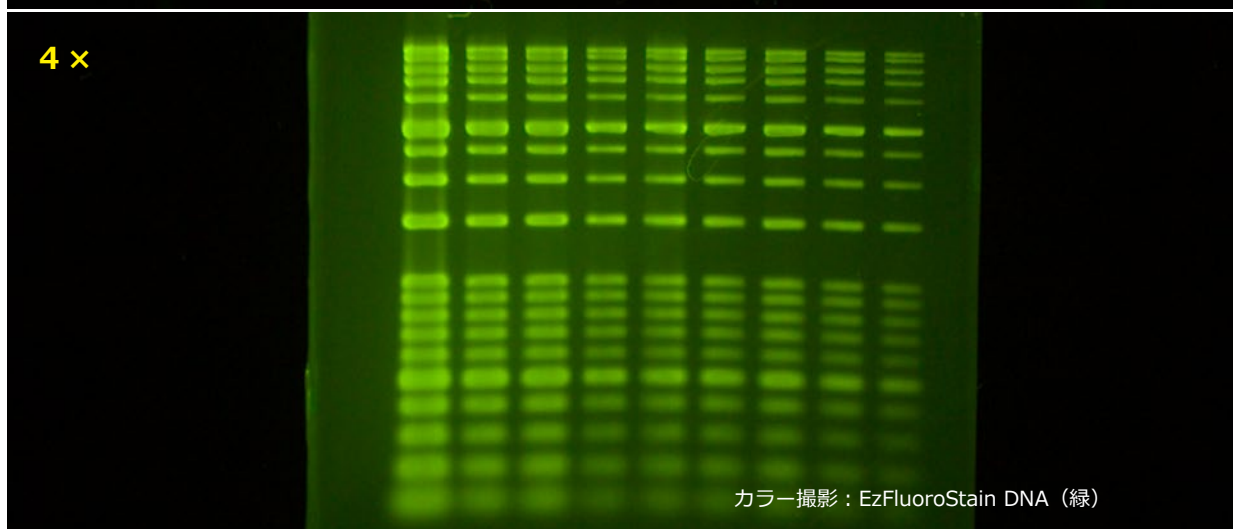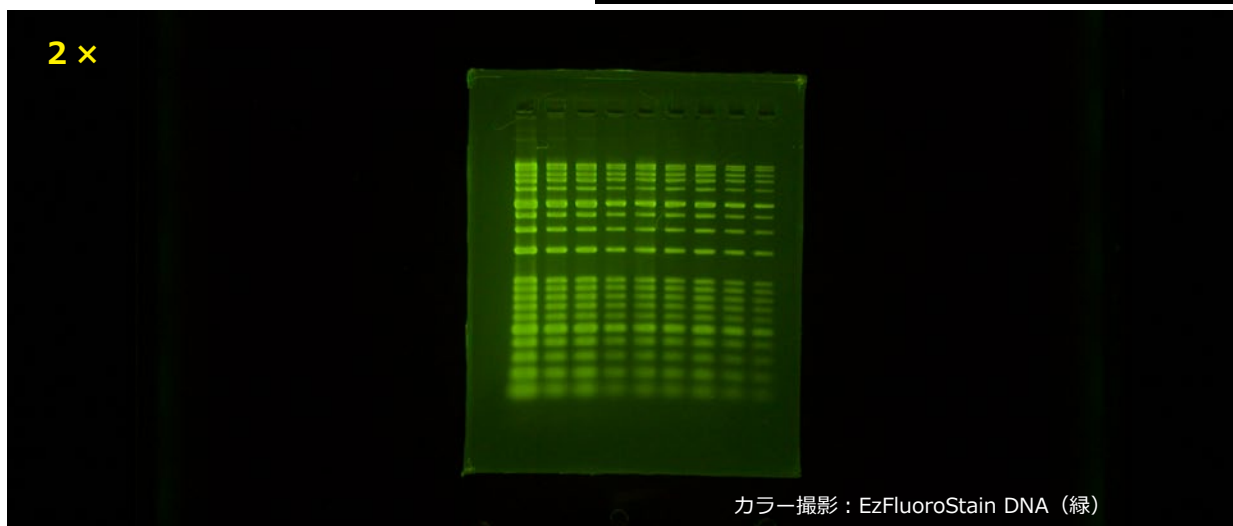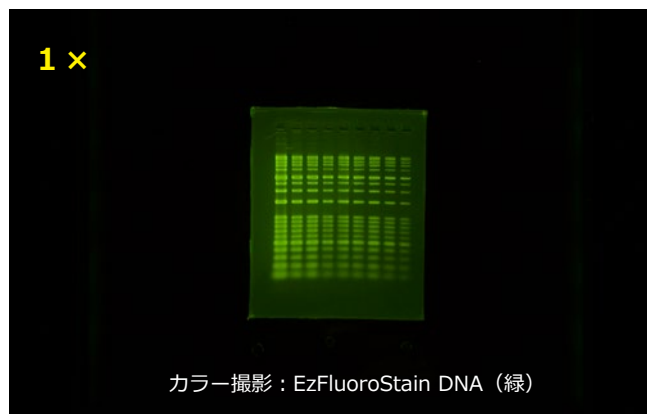

撮影サンプル「Cyan LED光源」

蛍光励起用シアン LED 光源 「CyanoView」

CyanoView は中心波長 505nm を発する、透過型蛍光励起光源です。青～緑色励起により蛍光を発する試薬やプローブに使用可能です。一般的には UV を使用して検出する EtBr（エチジウムブロマイド）にも対応します。また、照射による核酸の損傷も最小限のため、ゲル切出し用途にも適しています。




WSE-5620 CyanoView III

WSE-5400-Cy/5400-CyP に付属します。

WSE-5400A-CP には WSE-5600 CyanoView が付属します。

DNA の蛍光検出例

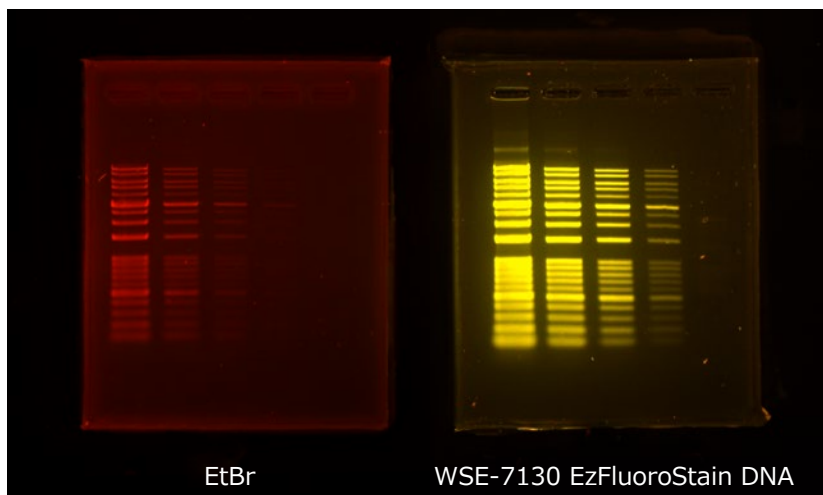


EtBr

WSE-7130 EzFluoroStain DNA



ゲルトレイ S :
ゲルハンドリング用 194 × 164mm

検出例 カラー撮影
光源 : CyanoView
フィルター : オレンジ
露光時間 : 200ms

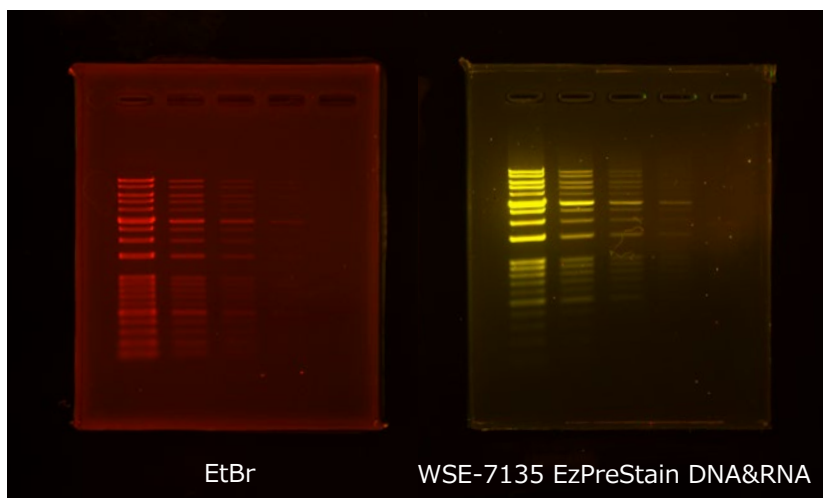


EtBr

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA


検出例 カラー撮影
光源 : CyanoView
フィルター : オレンジ
露光時間 : 300ms

カラー撮影 : 500ms

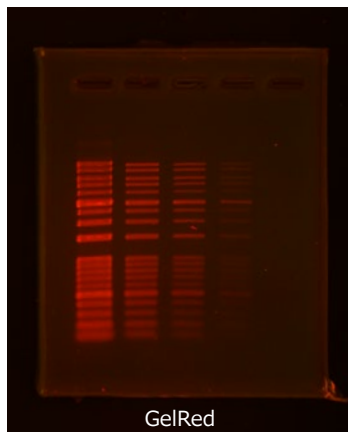


GelRed

カラー撮影 : 100ms

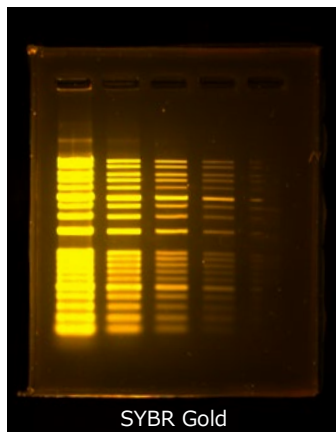


SYBR Gold

カラー撮影 : 300ms

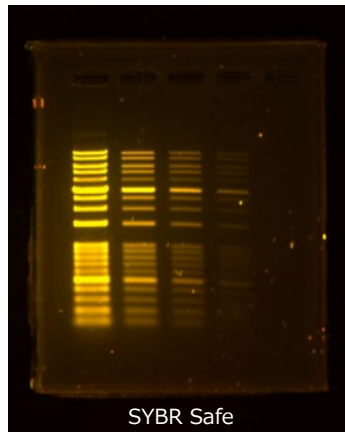

SYBR Safe


カラー撮影 : 500ms

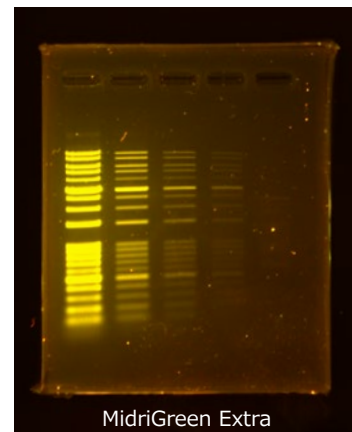

MidriGreen Extra


撮影サンプル「Cyan LED光源」

タンパク質の蛍光検出例

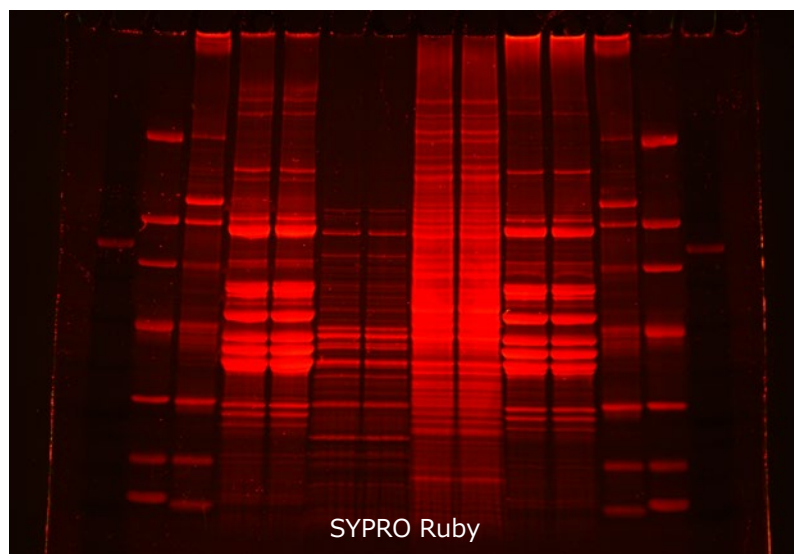


検出例 カラー撮影
光源：CyanoView
フィルター：オレンジ
露光時間：200ms

SYPRO Ruby :
タンパク質用蛍光検出試薬

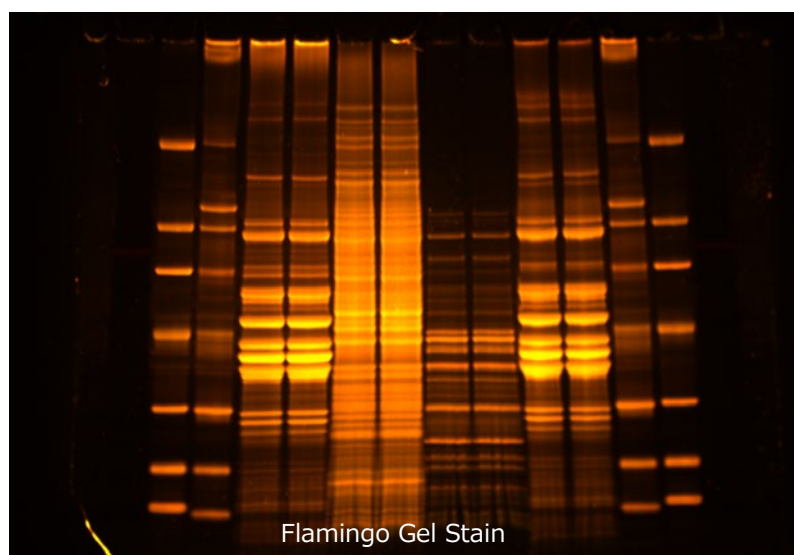

検出例 カラー撮影
光源：CyanoView
フィルター：オレンジ
露光時間：500ms

Flamingo Gel Stain :
タンパク質用蛍光検出試薬

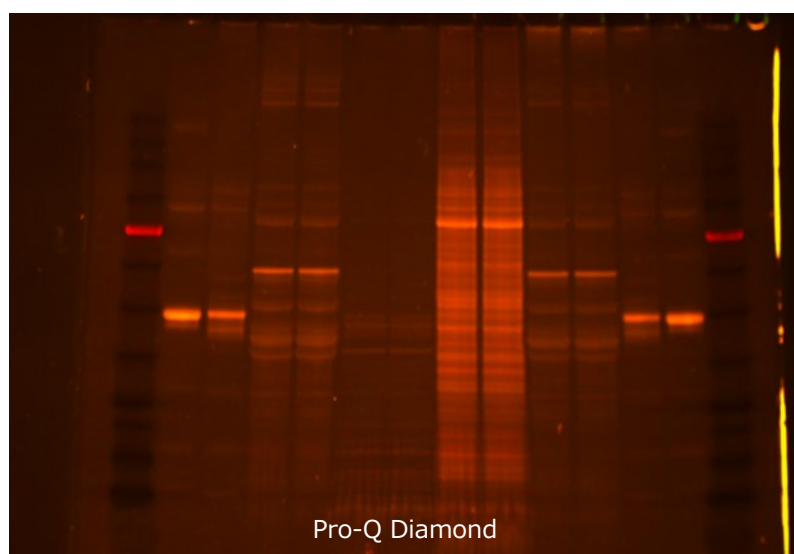

検出例 カラー撮影
光源：CyanoView
フィルター：オレンジ
露光時間：500ms

Pro-Q Diamond :
リン酸化タンパク質用蛍光検出試薬

撮影サンプル「UV照射装置」

蛍光励起用 UV 光源 「WUV-M20 小型卓上照射装置」


WUV-M20 小型卓上照射装置は中心波長 312nm を発する、透過型蛍光励起用紫外線照射装置です。紫外線により蛍光を発する試薬やプローブに使用可能です。出力切替（100/75%）により、ゲル切出し時に、DNA の損傷を軽減する事が可能です。



WUV-M20 小型卓上照射装置


WSE-5400-U/-UP/A-CP に付属します。

DNA の蛍光検出例

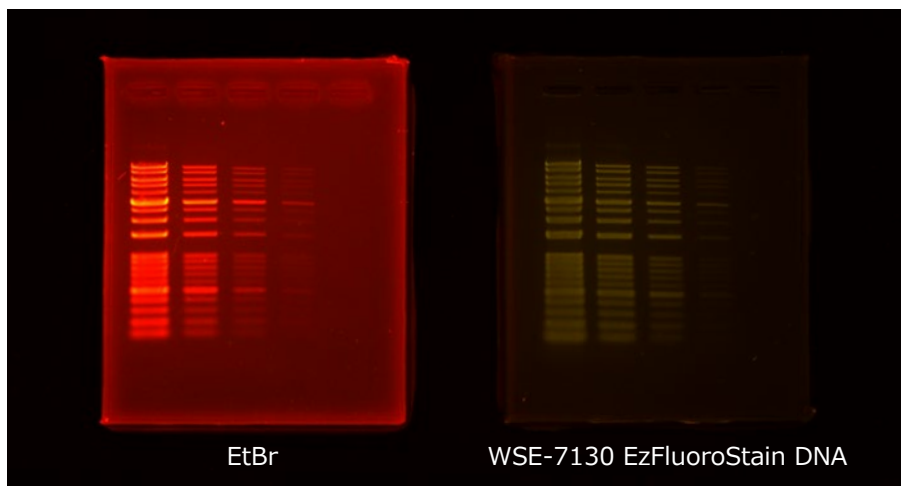


ゲルトレイ S :
ゲルハンドリング用 194 × 164mm

検出例 カラー撮影
光源 : WUV-M20 312nm
フィルター : オレンジ
露光時間 : 200ms

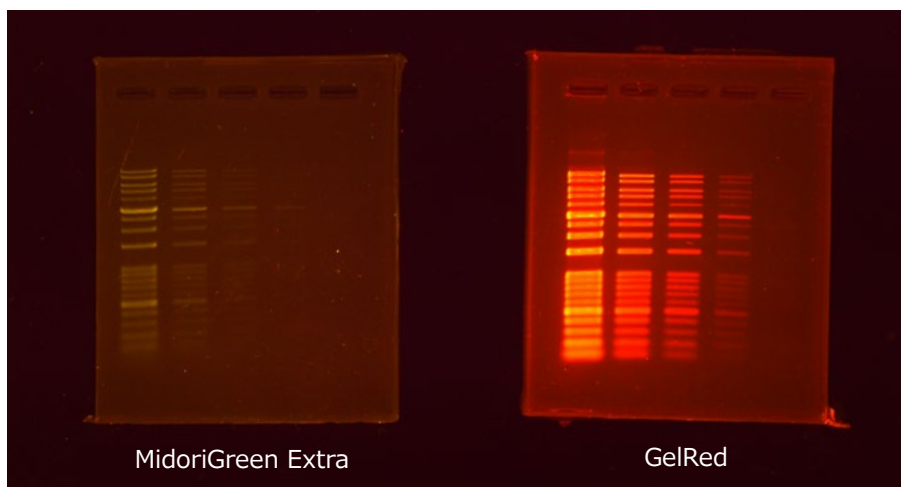


検出例 カラー撮影
光源 : WUV-M20 312nm
フィルター : オレンジ
露光時間 : 500ms

タンパク質の蛍光検出例

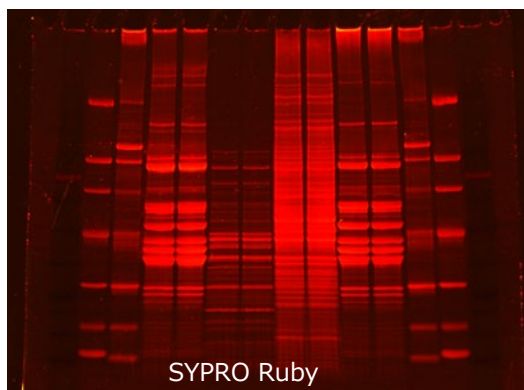

検出例 カラー撮影
光源 : WUV-M20 312nm
フィルター : オレンジ
露光時間 : 500ms


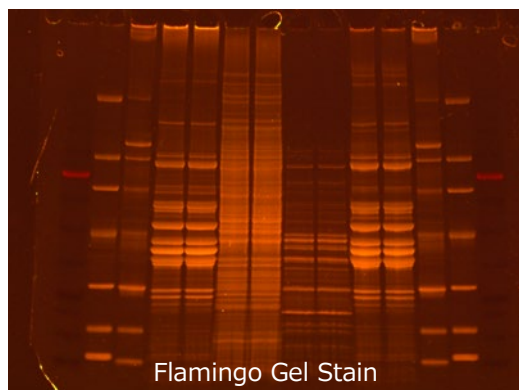


検出例 カラー撮影
光源 : WUV-M20 312nm
フィルター : オレンジ
露光時間 : 1s

撮影サンプル「白色光源」

落射 White LED プレートセット

酵素発色メンブレンや TLC プレートの発色パターン、色素染色ゲルなどを、光源面積の広い落射白色光源で撮影可能です。撮影用に白色プレート、黒色プレートが付属し、ネガティブ染色ゲルの撮影も可能です。

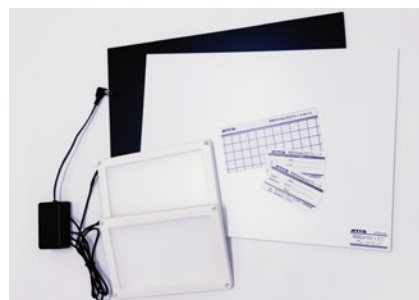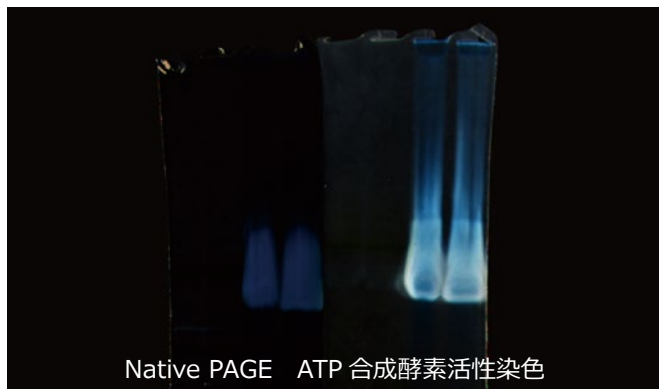

落射 WhiteLED プレートセット

WSE-5400 シリーズのオプションです。


白色光源×2、AC アダプタ、白・黒プレート×各1

検出例 カラー撮影

光源：落射 WhiteLED プレート

フィルター：なし

撮影用プレート：黒

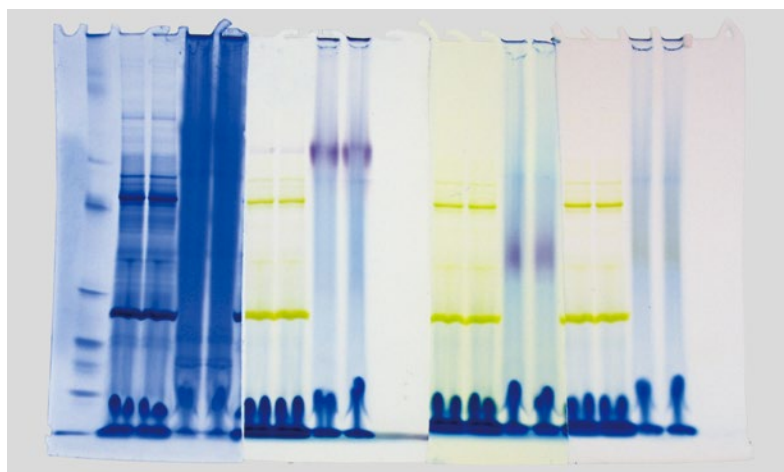

Clear Native PAGE 活性染色

検出例 カラー撮影



光源：落射 WhiteLED プレート

フィルター：なし

撮影用プレート：白

白色透過光源「フラットビューア」

ポリアクリルアミドゲル電気泳動後の CBB 染色、銀染色、ポンソー染色などの色素染色ゲルの撮影に最適な白色透過光源です。

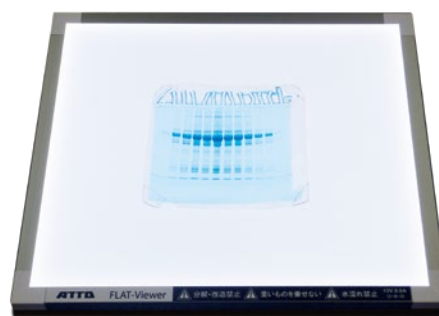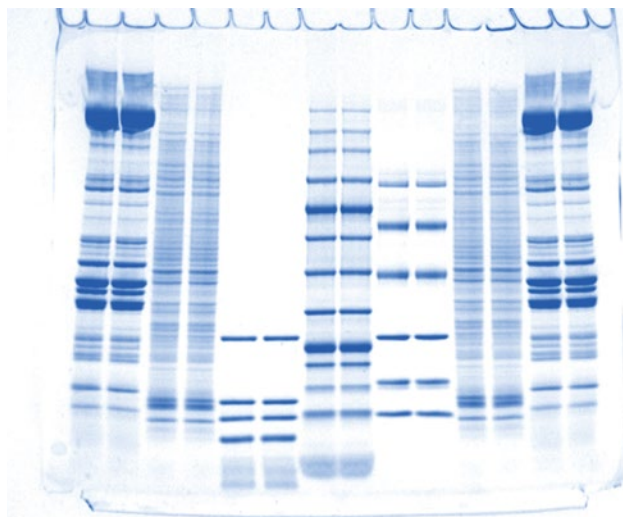

フラットビューア

WSE-5400A-CP に付属します。

検出例 カラー撮影

光源：フラットビューア

フィルター：なし

ゲルトレイ S 使用



ゲルトレイ S：
ゲルハンドリング用 194 × 164mm

WSE-5400-UP Printgraph Classic システム

設置スペース：650(W) × 300(D) × 535mm(H)

※：突起物含まず

システム質量：21.1kg

主な撮影対象

- ・蛍光染色ゲル（UV 励起）
※ LED 励起光源はオプションです。
- ・CBB 染色ゲル（白色光源・オプション）

撮影した電気泳動パターンなどはプリントアウトするほか、保存した画像は解析ソフトウェアを用いて画像解析が可能です。







名称	WSE-5400 Printgraph Classic
カメラ	高感度カラーCMOSカメラ（3メガピクセル） 解像度High：2048×1536 カラー/モノクロ切り替え可能
データ保存	USBメモリ 形式：8bit TIFF/BMP/JPEG 16bit TIFF（解像度切り替え可能）
レンズ	F1.4 12mm単焦点レンズ
ズーム	1～8倍（コントローラで制御）0.2×ステップ/1×ステップで調整可能
撮影サイズ	25mm(W)×18mm(D)～200mm(W)×150mm(D)
撮影制御	10インチ タッチ式LCDパネルコントローラー
制御ソフト	ImageSaverT（Windows版）
言語	日本語/英語（ImageSaverT 設定画面より切替可能）
フィルター	オレンジフィルター（50mm 角型）
シャッター	1msec～10sec 手動設定/自動露出機能
飽和検知	白レベル
画像表示	白黒反転/グリッド表示/カラー表示/モノクロ表示
寸法・質量	キャビネット：340(W)×275(D)×437mm(H) : 9.0kg コントローラ：264(W)×150(D)×222mm(H) : 2.5kg
電源	AC100～240V 2A 50/60Hz（ACアダプター）

システムの設置スペース・質量

	WSE-5400-UP	WSE-5400-P	WSE-5400-U	WSE-5400Cy	WSE-5400
設置スペース (mm)	650(W) × 300(D) × 535(H)	650(W) × 300(D) × 440(H)	650(W) × 300(D) × 535(H)	650(W) × 300(D) × 490(H)	650(W) × 300(D) × 440(H)
システム質量 (合計)	22.1kg	14.1kg	19.5kg	14.2kg	11.5kg
消費電力	204W	156W	74W	50W	26W
システムイメージ					

システム構成・価格

システム構成

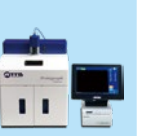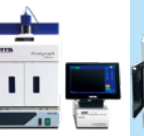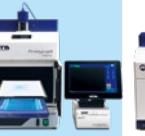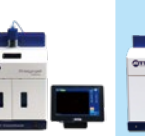	WSE-5400	WSE-5400-U	WSE-5400-P	WSE-5400-UP	WSE-5400A-CP	WSE-5400-Cy	WSE-5400-CyP
Classic 本体 (遮光キャビネットカメラ付)	●	●	●	●	●	●	●
タッチパネルモニタ (カメラコントローラ)	●	●	●	●	●	●	●
紫外線照射装置 (WUV-M20)		●		●	●		
WSE-5600 CyanoView					●		
WSE-5620 CyanoView Ⅲ						●	●
フラットビューア (白色光源)					●		
プリンタ (UP-X898MD)			●	●	●		●
システムイメージ							

蛍光励起用光源装置の主な仕様

型式・名称	光源の種類・ピーク波長	照射範囲 (W × D)	装置寸法 (W × D × H)
WSE-5600 CyanoView	シアン LED・ピーク 505nm	150 × 150mm	253 × 220 × 36mm
WSE-5620 CyanoView Ⅲ	シアン LED・ピーク 505nm	175 × 150mm	340 × 276 × 42mm
WUV-M20 紫外線照射装置	紫外線ランプ・ピーク 312nm	190 × 190mm	350 × 275 × 95mm

価格

WSE-5620 CyanoView Ⅲ



フラットビューア



WUV-M20 紫外線照射装置



落射 WhiteLED プレートセット



商品コード	型式 名称	入数	価格
2305400	WSE-5400 PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ	1 式	850,000円
2305401	WSE-5400-U PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置	1 式	1,100,000円
2305402	WSE-5400-P PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・プリンタ	1 式	1,150,000円
2305403	WSE-5400-UP PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ	1 式	1,400,000円
2305405	WSE-5400A-CP PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ・CyanoView・白色透過光源	1 式	1,380,000円 通常定価: 1,779,000円
2305413	WSE-5400-Cy PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・CyanoViewⅢ	1 式	1,130,000円
2305415	WSE-5400-CyP PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ・CyanoViewⅢ・プリンタ	1 式	1,430,000円
2305423	WSE-5400 用追加光源 AC アダプタ	1 個	18,000円
2196160	フラットビューア (Flat-Viewer)	1 台	91,000円
2305427	落射 WhiteLED プレートセット	1 組	100,000円
2140202	UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ	1 台	300,000円
2140913	UPP-110HG プリンタ用紙 10 巻	10 巻入	32,000円
2195931	ゲルトレイ S (194 × 164mm)	1 個	20,000円
3535037	T-8 M 紫外線照射用ランプ 8W 312nm	1 本	13,000円

WSE-5400A-CPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。



UP-X898MD
ハイブリッドグラフィックプリンター

核酸用 蛍光染色試薬

WSE-7130 EzFluoroStain DNA (イージーフロロステイン DNA)

WEBサイト




DNA 用蛍光染色試薬

- ・泳動バッファーで染色液を作製しゲルを染色
- ・DNAの検出専用
- ・Blue~Cyan LEDで高感度検出
- ・発がん性が低く安全性が高い

アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動後、ゲル中のDNAを染色することができます。染色したDNAは、UVやBlueLED、CyanLEDで検出可能です。



名称	WSE-7130 EzFluoroStain DNA
容量	500 μL / チューブ
溶媒	DMSO
調製法	泳動バッファーで 10,000 倍希釈
染色法	染色液にゲルを浸漬 10 ~ 30 分
用途	DNA の蛍光検出
励起	470 ~ 505nm (Blue/Cyan LED) 254 ~ 312nm (UV)
蛍光	ピーク 522nm (500 ~ 600nm)
保存	-20℃ 1年 (未開封)

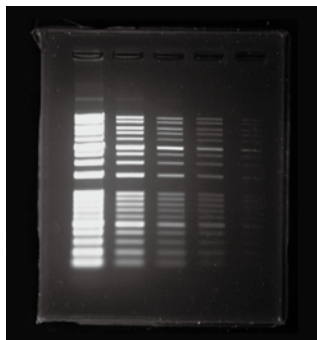

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA (イージープレステイン DNA&RNA)

WEBサイト





DNA・RNA 用蛍光染色試薬

- ・ゲル、バッファーに混ぜて先染め可能
- ・泳動バッファーで染色液を作製しゲルを染色
- ・DNA・RNAの検出が可能
- ・Blue~Cyan LEDで高感度検出
- ・発がん性が低く安全性が高い

アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動後、ゲル中のDNAを染色することができます。染色したDNAは、UVやBlueLED、CyanLEDで検出可能です。アガロースゲルではゲルやバッファーに混ぜることで先染めも可能です。

名称	WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA
容量	500 μL / チューブ
溶媒	DMSO
調製法	泳動バッファーで 10,000 倍希釈
染色法	①後染め：染色液にゲルを浸漬 10 ~ 30 分 ②先染め：ゲルに 1/10,000 量添加 ③先染め：泳動バッファーに 1/10,000 量添加
用途	DNA または RNA の蛍光検出
励起	470 ~ 505nm (Blue/Cyan LED) 254 ~ 312nm (UV)
蛍光	ピーク 509nm (500 ~ 580nm)
保存	-20℃ 1年 (未開封)

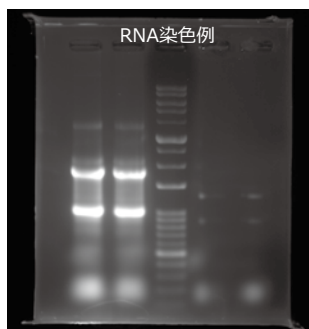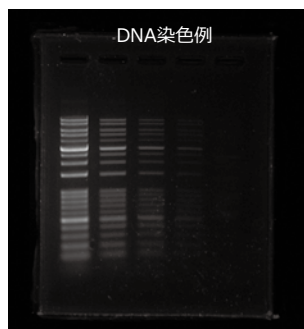

※検出感度は①後染めが最も高くなります。

※先染めで使用する場合はゲルと泳動バッファーの両方に入れることをお勧めします。

商品コード	型式 名称	入数	価格	保存温度	輸送温度
2332395	WSE-7130 EzFluoroStain DNA	500μL	19,800円	-20℃	冷凍※
2332397	WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA	500μL	16,800円	-20℃	冷凍※

※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪府北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。